

Спиртовка лабораторная СЛ-2



ГОСТ 23932-90, ГОСТ 25336-82



Паспорт

Спиртовка лабораторная СЛ-2 (спиртовка) предназначена для подогрева жидкостей и твердых веществ.

Спиртовка представляет собой стеклянный сосуд с резьбой на горловине. На горловину накручивается полиэтиленовый (фенопластовый) колпачок. На боковой поверхности сосуда имеется круговая выемка для установки подставки из металлической проволоки с антикоррозионным покрытием (чернение). В горловину сосуда установлена металлическая втулка с фитилем из асбестового шнура.

Габаритные размеры:

- высота - 87 ± 5 мм

- диаметр - 82 ± 3 мм

Вес - 0,15 кг

Номинальная вместимость спиртовки - 100 мл.

В комплект поставки спиртовки входит:

- сосуд - 1 шт.;

- втулка с фитилем – 1 шт.;

- колпачок - 1 шт.;

- металлическая подставка – 1 шт.;

- паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 экз.

Штамп ОТК



Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо снять колпачок, вынуть из сосуда втулку с фитилем, наполнить спиртовку спиртом, вставить обратно втулку с фитилем и после пропитки фитиля спиртом, зажечь его.

После окончания работы фитиль необходимо закрыть колпачком.

Запрещается наполнять спиртовку спиртом при горящем фитиле.

Транспортирование спиртовок производится в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, с обязательным соблюдением правил и требований, действующих на данных видах транспорта.

Изготовитель гарантирует соответствие спиртовок требованиям ГОСТ 23932-90, ГОСТ 25336-82 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации спиртовок – 12 месяцев со дня введения их в эксплуатацию.

Производитель: ЧАО «Стеклоприбор», 37240 Украина, г. Заводское

Лохвицкого р-на, Полтавской обл., ул. Озерная, 18

т/ф (053 56) 3-71-00, 3-71-11 Представитель ТД «Виктер»,

04210, Украина, г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 2Г, корп.1

т/факс (+38044) 581-11-40/41

(многоканальный) e-mail: tor@vikter.kiev.ua, WEB: www.steklopribor.com.